

Saliva DNA Collection, Preservation and Isolation Kit Donor Procedure


1. Rinse mouth with water. Wait 10 minutes, spit into Collection Funnel until the amount of liquid saliva (not bubbles) in the Collection Tube reaches the 2 mL line. If you notice excess bubbles, eliminate them by gently tapping the tube on a hard surface. Discard or recycle the Funnel after collection.



2. Twist and remove the tip of the Preservative Ampoule.



3. Squeeze the Preservative Tube to empty the entire contents into the Collection Tube. **Close lid tightly.**

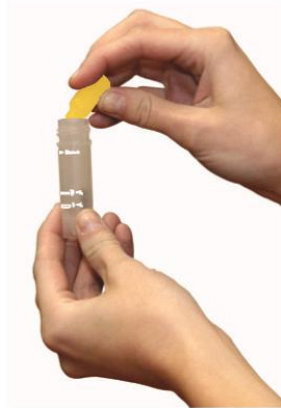

4. Shake the Collection Tube well for 10 seconds to mix saliva sample and preservative.



5. The sample is now preserved and ready for shipping. Dispose of Preservation Tube and tip in garbage. The device container can be recycled.



1. Rincer votre bouche avec de l'eau, attendre 10 minutes. Déposer votre salive dans le Funnel de Prélèvement jusqu'à ce que la salive (pas les bulles) atteigne 2 mL. Si vous remarquez excès bulles d'air, les éliminer par frapper la tube sur une surface dure. Déposer/recycler le Funnel de Prélèvement.

2. Tortillon et enlève le bout de l'Ampoule de Conservateur.

3. Verser la totalité des contenus de l'Ampoule de Conservateur dans le Tube de Prélèvement. Visser la couvercle du Tube de Prélèvement et **la fermer hermétiquement.**

4. Secouer énergiquement la Tube de Prélèvement pendant 10 secondes afin de mélanger l'échantillon de salive et le conservateur

5. L'échantillon est prêt à être envoyé. Déposer l'Ampoule de Conservateur et le morceau restant aux ordures. Le conteneur de l'appareil peut être recyclé.